



AGITADOR AGIMICRO
AGIMICRO STIRRER

COD. 7001638



Especificaciones técnicas

- Rango de velocidad: 0...1700 RPM
- Volumen máximo: 2 litros
- Dimesiones: (mm) Ø120 x 50 mm
- Alimentación: 9Vdc
- Consumo: 3 W

Lista de embalaje

- Agitador
- Adaptador de corriente
- Imán teflonado Ø8 x 32 mm
- Manual de instrucciones.

Accesorios

Varilla y pinza de soporte: ref 7001639

Instalación

Enchufar el equipo al adaptador de corriente 9Vdx y el adaptador a la red. Comprobar que la tensión de red corresponda a la indicada en la etiqueta del equipo.

Operación

Situar el vaso con el líquido a agitar en el centro del agitador. Insertar el imán.

Accionar el interruptor principal y seleccionar la velocidad mediante el potenciómetro.

Atención

Para evitar salpicaduras, girar el potenciómetro de selección de velocidad lentamente.

Garantía

Este producto tiene una garantía de un año. Esta no cubre los daños causados por un uso indebido o por causas ajenas a J.P. SELECTA, s.a.u.

Cualquier manipulación del equipo por personal no autorizado por J.P. SELECTA, s.a.u. anula automáticamente los beneficios de la garantía.

Technical specifications

- Rank of speed: 0 ... 1700 RPM
- Maximum volume: 2 liters
- Dimesions:(mm) Ø120 x 50 mm
- Supply: 9Vdc
- Consumption: 3 W

Packing list

- Stirrer
- Power adapter
- Teflon coated magnet Ø8 x 32 mm
- Instructions manual.

Accessories

Rod and support clamp: code 7001639

Installation

Connect the equipment to the 9Vdc power adapter and the adapter to the power supply. Verify that the supply voltage meets to the indicated one in the label of the equipment.

Operation

Place the glass containing the liquid to stir in the center of the stirrer. Add the magnet.

Turn on the main switch and select the speed by means of the potentiometer.

Attention

To avoid splashes, turn slowly the speed selection potentiometer.

Warranty

This product is guaranteed for one year. It does not cover damages caused by an incorrect use or causes beyond the control of J.P. SELECTA, s.a.u.

Any manipulation of the equipment by personnel not authorized by J.P. SELECTA, s.a.u. automatically cancels the guarantee.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD "CE" / COMPLIANCE DECLARATION "CE"

El Fabricante / Importador - *The Manufacturer / Importer* :
J.P. SELECTA, s.a.u., Autovía A2 Km 585,1 08760 ABRERA (BARCELONA) España

Declara que los equipos / *States that the equipment:*

Modelo / *Model:* **AGIMICRO**
código / *product reference:* **7001638**

Cumplen las directivas siguientes / *Fullfil the following safety standards:*

73/23/CEE Seguridad eléctrica / *Electrical safety*
89/336/CEE Compatibilidad electromagnética / *Electromagnetic compatibility*

Cumplen las Normas Europeas / *Through the fullfiment European Standards:*

EN 50081-1 **EN 50082-1** **EN 61010-1**

J. PUIG
Director General